




## Mikroskopierausüstung

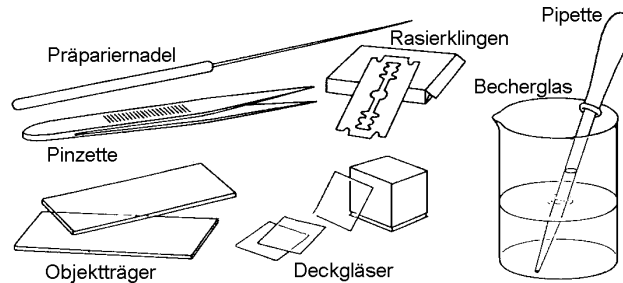

## Herstellen eines mikroskopischen Präparates

Fertige mit der Rasierklinge oder dem Mikrotom ein dünnes Präparat an.

Lege mit der Pinzette das Präparat auf einen Objektträger und gib mit der Pipette einen Tropfen Wasser hinzu.

Setze das Deckglas schräg auf, senke es langsam ab und lege den Objektträger in die Mitte des Objektisches.

## Regeln zum Mikroskopieren

Beginn der Untersuchung mit der kleinsten Vergrößerung.


Das Objektiv darf nie ein Objekt, das Deckglas oder eine Flüssigkeit berühren!

Niemals die Linsen mit den Fingern berühren!

Das Mikroskop nur am Griff anfassen!

Das Mikroskop aufrecht tragen!

Die Linsen nur mit einem weichen Leinenlappen reinigen!

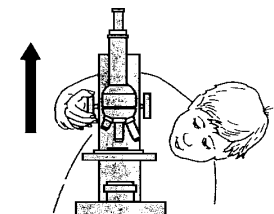

Zum **Scharfeinstellen** erst den Objektstisch bis fast an das Objektiv heranzuführen. Dabei genaue Kontrolle von der Seite!

Dann den Objektstisch vom Objektiv wegführen, bis das Bild scharf erscheint.

